

Features 제품특징

01

폐시약 안전칼때기 · 보관용기

성상에 따른 분리 보관



- 폐시약 보관 용기에 보관되는 폐시약의 종류에 따라 폐시약 안전칼때기 색상을 다르게 하여 폐액 혼합에 의한 폐액의 반응을 방지함



폐액 수위 알림



- 폐시약 보관 용기에 장착된 폐시약 지시계에 의해 폐시약 보관 용기 안의 폐액량 표시기능.
- 폐시약 보관 용기 용량의 70 %부터 수위를 표시하는 빨간색 부표가 올라와 폐액통의 교체 시기를 알 수 있음.

폭발방지 · 대전방지 · 이중 구조 칼때기



- 폐시약 보관용기 (20ℓ)뚜껑에 폐시약 안전칼때기를 체결하여 사용.

- 폐시약 보관 용기 및 폐시약 안전칼때기에 정전기 방지 기능이 있음.
- 폐시약 안전칼때기에 있는 벤트 홀을 통해 폐시약 보관 용기 안의 유해가스가 정화되어 방출.
- 폐시약 안전칼때기에 있는 벤트 홀에 의해 폐시약 보관 용기가 부풀거나 폭발을 방지함.
- 폐시약 안전칼때기 안에 장착된 VOCs 제거용 원형 필터를 통한 폐액 용기 가스 제거. (원형필터 교체주기 : 약 3개월)

Products

자체 배기형 폐시약 안전보관함

조달청 나라장터등록제품 / 학교장터 등록제품



ZEO-SW40LFC / ZEO-SW40LF



ZEO-SW30LFC / ZEO-SW30LF


Specifications

Standard / Model		ZEO-SW40LFC	ZEO-SW40LF	ZEO-SW30LFC	ZEO-SW30LF
External (규격)	External Size (W x D x H mm)	1,200 x 550 x 1,470	1,200 x 550 x 1,470	870x550x1,320	870x550x1,320
	Material	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색
	Waste Container Capacity	20 ℓ 내화학용기 x 4 EA	20 ℓ 내화학용기 x 4 EA	20 ℓ 내화학용기 x 2EA	20 ℓ 내화학용기 x 2 EA
	Funnel Inlet Size	Ø176 / 대전방지기능 x 4 EA	Ø176 / 대전방지기능 x 4 EA	Ø176 / 대전방지기능 x 2 EA	Ø176 / 대전방지기능 x 2 EA
Filter	Vent Filter	안전칼때기 원형필터	안전칼때기 원형필터	안전칼때기 원형필터	안전칼때기 원형필터
	Interior Filter	고성능 케미칼 필터	고성능 케미칼 필터	고성능 케미칼 필터	고성능 케미칼 필터
Lock System		Latch	Latch	Latch	Latch
Unit Weight		126 kg	126 kg	95kg	95kg
Motor Power		76 W	76 W	76 W	76 W
Power		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
			조달청 나라장터 등록제품 / 학교장터 등록제품		조달청 나라장터 등록제품 / 학교장터 등록제품

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

Usage

- 실험실에서 발생하는 폐시약 용액 및 폐액을 안전하게 수거하고 보관할 수 있는 폐시약 안전보관함.

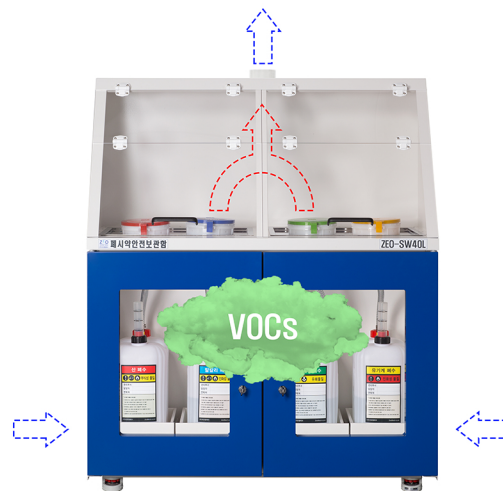

[자체배기형 공기흐름도]

Feature

| 성상에 따른 분리보관·배출이 용이 |

- 폐시약 처리공간과 저장공간이 분리되어 있어 안전하고 효율적임.
- 폐시약 보관 용기에 보관되는 폐시약의 종류에 따라 폐시약 안전갈때기 색상을 다르게 하여 폐액혼합에 의한 폐액의 반응을 방지함.

| 송풍기 |

- 고효율 저소음팬 장착.



| 레치·슬라이드 방식의 용기 보관함 |

- 폐시약 보관 용기 보관함이 슬라이드 방식으로 제작되어 폐시약 보관 용기를 편리하게 꺼낼 수 있음.
- 선반이 전도되지 않도록 레치방식을 택해 용기의 안전성 확보.



| 유해가스 정화 시스템 |

- 이중구조의 폐시약 안전갈때기 내부에 원형필터가 장착되어 악취 및 유해가스를 제거.
- 고성능 케미칼 필터가 보관함 내의 유해가스를 제거.

| 컨트롤 버튼 |

- 조광 누름 버튼 스위치.
- 장비 RUN / STOP 제어기능.



| 폐액량 지시계 |

- 폐시약 보관 용기에 장착된 폐액량 지시계에 의해 폐시약 보관 용기 안의 폐액량 표시기능.
- 폐시약 보관 용기 용량의 70 %부터 수위를 표시하는 빨간색 부표가 올라와 폐액통의 교체 시기를 알 수 있음.

